

版本: A3 修改日期: 2023.12.09

SB 固体培养基粉剂(Super Broth)

产品简介:

Super Broth 培养基是简称 SB 培养基,可以用于各种细菌培养,是分子生物学常规试剂。Leagene Super Broth 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠、琼脂粉组成,其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍,充分溶于无菌水,加热并制成固体平板;如果严格要求无菌,经 15psi 高压灭菌 20min。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 名称	СМ0026	Storage
Super Broth 固体培养基粉剂	JL.	RT
使用说明书	1份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、充分溶于无菌水,加热使琼脂粉完全溶解,并加入合适的抗菌素,倾倒成固体平板。
- 2、如需无菌,应溶解于蒸馏水或去离子水,高压灭菌 20min,待冷至 60~70℃后,加入 并加入合适的抗菌素,倾倒成固体平板。

注意事项:

- 1、 注意无菌操作, 尽量避免污染。
- 2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0005	氨苄青霉素溶液(Ampicillin,50mg/ml)
CM0002	LB Lennox 培养基
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PE0018	SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

400-0000-455 www.leagene.com