

## 疟色素清除液

### 产品简介:

疟色素与福尔马林色素在形态上相似,是产生于含有疟原虫的红细胞内或附近区域的棕色或棕黑色的沉积物。该色素有时可能大量沉积,以至于掩盖对疟原虫的观察;疟色素与福尔马林色素相似,具有双折射性,可被含酒精饱和的苦味酸溶液去除,但通常需要的时间较长。Leagene 疟色素清除液相较以其他方法对组织的损伤更小,色素沉着也较少。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	Storage
	DZ0156	
疟色素清除液	500ml	RT
使用说明书	1 份	

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、切片入 70%乙醇。
- 2、入疟色素清除液处理 15 ~ 30min(见注意事项 1)。
- 3、蒸馏水冲洗干净。
- 4、进行下游染色。

### 注意事项:

- 1、根据疟色素的量,去除时间有所不同,清除疟色素至少要大于 15min 或更长时间。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
R00228	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH8.0)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)