

甘油明胶浮载剂

产品简介:

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似, 但不含棉蓝染料, 主要由苯酚、乳酸、甘油等组成, 可作为浮载剂或封固剂, 制作半永久的标本, 用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液(甘油明胶浮载剂)越来越多替代乳酚油浮载剂, 如果用封片剂封片, 玻片样本可永久保存, 尤其适用于真菌、线虫整体封固。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	Storage
	DZ0605	
甘油明胶浮载剂	100ml	4°C
使用说明书		1份

自备材料:

- 1、盖玻片、载玻片、显微镜

操作步骤(仅供参考):

(一)植物材料:

- 1、取要封固的植物材料, 如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油明胶浮载剂于植物材料上, 使材料接触尽量封片液, 尽量避免气泡。

(二)其它样品: 参考贴组织切片进行操作。

注意事项:

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。常温运输, 4°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒
TC0699	葡植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)