

通用显影液定影液套装

产品简介:

通用显影定影液套装包含显影液和定影液各 500ml, 是用于 Western、Northern、Southern 等后续压片曝光后的显影和定影。Leagene 配方特别适用 X 光片, 也可用于普通的黑白底片或照片的显影和定影。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PW0062 2×500ml	Storage
试剂(A): 通用显影液		500ml	4°C 避光
试剂(B): 通用定影液		500ml	4°C 避光
使用说明书		1 份	

自备材料:

- 1、X 光片、红灯
- 2、自来水

操作步骤(含显影定影, 仅供参考):

- 1、显影: 把 X 光片完全浸没在显影液内, 一般显影 10s ~ 2min。具体显影时间要根据显影情况而定, 可以在红灯下观察, 当发现显影的程度已经达到预定目标, 即可停止显影, 进行后续步骤。
- 2、水洗: 在自来水中冲洗 2 ~ 3min, 以完全冲洗去显影液。
- 3、定影: 浸没在定影液内, 定影 2 ~ 5min 左右, 定影时间再长一些如 10min, 通常对洗片的结果没有明显影响。
- 4、水洗: 在自来水中冲洗 2 ~ 5min, 以充分洗去各种残留溶液和试剂。

注意事项:

- 1、曝光、显影、定影步骤均应在严密的避光环境中进行。
- 2、显影液用于胶片时: 冲卷 2~6 分钟, 印放 1~3 分钟。
- 3、定影液用于胶片时: 软片约 10 分钟, 印放 10~15 分钟。
- 4、试剂可重复使用 5~10 次, 不宜超过 20 次, 最终重复次数需根据使用效果酌情考量。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 6、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效; 20 ~ 25°C 保存, 2 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
PE0080	Tris-HCl 缓冲液(1mol/L,pH6.8)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC1213	总胆固醇(TC)检测试剂盒(COD-PAP 单试剂比色法)