

版本: A3

修改日期: 2023.12.27

尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)

产品简介:

含酮体的尿液中加亚硝基铁氰化钠, 在碱性溶液作用下生成紫色环。Leagene 尿酮体定性检测试剂盒(酮粉剂法)由酮粉剂(又称酮体粉试剂)组成, 主要用于定性检测人、动物尿液中酮体含量。该试剂盒仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TC0460	Storage
酮体粉试剂		100g	RT 避光
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、取凹玻片, 向凹孔内加入一小勺酮体粉试剂。
- 2、滴加新鲜尿液于酮体粉试剂上, 完全浸湿, 静置后观察。

结果判断:

定性	反应情况
阴性	5min 内无紫色或仅出现淡黄色或棕黄色。
可疑	只出现淡紫色环
+	逐渐出现淡紫色环
2+	较快出现淡紫色环
3~4+	立即出现淡紫色环

注意事项:

- 1、尿液酮体浓度高时, 紫色明显。
- 2、应注意密闭保存, 否则显色不佳。
- 3、当含有大量非晶形尿酸盐时, 则产生黄色至褐色环。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 5、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。